породы

ETCATA made in Germany

Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость	Направление
Вывод плоскости	алмазный шлифовальный диск Plato II 125 µm	125 микрон	вода	до плоскости	45N	вращения 300 об/мин.	со- направленно
Шлифовка	алмазный шлифовальный диск Plato II 54 µm	54 микрон	ВОДА	4-5 мин.	40N	300 об/мин.	со- направленно
1. шаг полировки	полировальная ткань Quick-Step	Poly-Top поликристаллическая водная суспензия 15 µ	Lubricant Yellow	4-5 мин.	30N	150 об/мин.	противо- направленно
2. шаг полировки	полировальная ткань Step-Plus	Poly-Top поликристаллическая водная суспензия 6 µ	Lubricant Yellow	4-5 мин.	30N	150 об/мин.	противо- направленно
3. шаг полировки	полировальная ткань Alupol-Plus	Роју-Тор поликристаллическая водная суспензия 1 µ	Lubricant Yellow	4-5 мин.	30N	150 об/мин.	противо- направленно
Финальная полировка	полировальная ткань Fox-Plus	коллоидная суспензия O.P.S. 0,5 µm *		2 мин.	30N	150 об/мин.	противо- направленно

^{*}последние 20 секунд включить воду для промывки ткани Все артикулы есть на складе в Германии. Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

